

## BALANZA DE BOLSILLO PS

### PESO

Antes de pesar

Siempre que sea posible, deje que la báscula se caliente durante 30 segundos después de encenderla por primera vez para que funcione correctamente y con precisión.

Mensajes de error

Err-0: Sobrecarga



Batería baja

Puede ser necesaria una calibración antes de pesar.

Primero lea "CALIBRACIÓN" y, si es necesario, calibre su báscula para un pesaje preciso.

### Procedimientos de pesaje

1. Presione (ON/OFF) para encender la báscula.  
Cuando se enciende, todos los segmentos de la pantalla aparecen en la pantalla LCD durante unos segundos y finalmente aparece "0" en la pantalla.
2. Seleccione la unidad de pesaje con [UNIT].  
Presione [UNIT] para seleccionar una unidad de peso, por ejemplo, "g", "ct", "oz", "dwt".  
Una vez que se haya seleccionado la unidad, la unidad seleccionada se mostrará en el valor de peso.
3. Inicio pesaje
  - a. Si no usa un recipiente para pesar,
    - i. verifique que la lectura sea "0". De lo contrario, presione [ZERO] para mostrar "0". Coloque los objetos en la plataforma de pesaje para pesar.
    - ii. Cuando la lectura se estabiliza, se muestra el valor de pesaje estable.
  - b. Si usa un contenedor para pesar,
    - i. coloque un contenedor vacío en la plataforma,
    - ii. espere a que se muestre el indicador de estabilidad y presione (ZERO) para mostrar "0",
    - iii. coloque los objetos a pesar en el contenedor,
    - iv. cuando la lectura sea estable, se muestra el valor de pesaje estable.

### FUNCIÓN DE ESPERA

Una vez que se presiona la tecla de retención, el peso permanecerá en la pantalla durante 120 segundos después de que el artículo haya sido retirado de la báscula para que el peso pueda leerse fácilmente.

1. Coloque el artículo en la plataforma de la báscula.
2. Espere a que se muestren los pesos estables.
3. Pulse la tecla de espera. El indicador de retención "HOLD" se encenderá
4. Retire el artículo de la báscula. La lectura del peso del artículo permanecerá en la pantalla durante 120 segundos. También puede convertir esto a otras medidas presionando la tecla [UNIT].

Salir para mantener la función: una vez que un artículo está pesado y la función de "HOLD" está habilitada: desea salir de la función de espera, presione la tecla "HOLD" nuevamente para cancele el indicador "HOLD" y regrese la báscula al valor de peso.

## **CALIBRACIÓN**

1. Antes de ingresar al modo de calibración, presione [ON/OFF] durante 1 minuto para encenderlo.
2. Ingrese al modo de calibración.  
Presione (ON/OFF) para apagar. Presione [UNIT] primero, luego presione [ON/OFF]. Mientras mantiene presionado [UNIT] la pantalla mostrará "CAL", luego el valor A/D.
3. Calibración por peso  
Espere a que se muestre el indicador estable, presione [UNIT] , la pantalla mostrará "luego el valor del peso de calibración".
4. Coloque el peso de calibración en la plataforma, presione [UNIT] nuevamente, la pantalla mostrará y luego volverá al valor A/D, ahora la calibración ha finalizado.
5. Presione [ ENCENDIDO/APAGADO, apague la alimentación, presione [ENCENDIDO/APAGADO], vuelva a encender la alimentación, coloque el peso en la plataforma para asegurarse de que el pesaje sea correcto, si no, repita los pasos 2-5.
6. Regresar al modo de pesaje Presione ON/OFF para apagar la alimentación. Pulse [ON/OFF] de nuevo para encender la balanza y volver al modo de pesaje.

## **CONFIGURACIÓN DE FUNCIONES**

1. Selección del modo de apagado automático.  
Pulse [ON/OFF] para apagar la alimentación. Presione [ZERO] primero, luego presione [ON/OFF], mientras mantiene presionado [ZERO], la pantalla mostrará A\_ON o A OFF. Presione [ZERO], pantalla de selección A\_ON, esto significa que la función de apagado automático está activa. Presione [ZERO] nuevamente, la pantalla mostrará A\_OFF, esto significa que la función de apagado automático está inactiva.
2. Selección del modo de retroiluminación automática.  
Cuando la balanza ingrese al modo de configuración de función y muestre A-ON o A-OFF, presione la tecla [UNIT], la pantalla mostrará L\_ON o L\_OFF, presione [ZERO], pantalla de selección L\_ON, esto significa que la función de retroiluminación automática está activa, presione [ZERO] nuevamente, la pantalla mostrará L\_OFF, esto significa que la función de retroiluminación automática está inactiva.
3. Vuelva al modo de pesaje  
Presione [ON/OFF] para apagar, presione [ON/OFF] nuevamente para encender y la báscula regrese al modo de pesaje.